



## Peak chemical shift calibration in XWINNMR

1. 選擇想要校正的圖譜 (File -> Search ...)

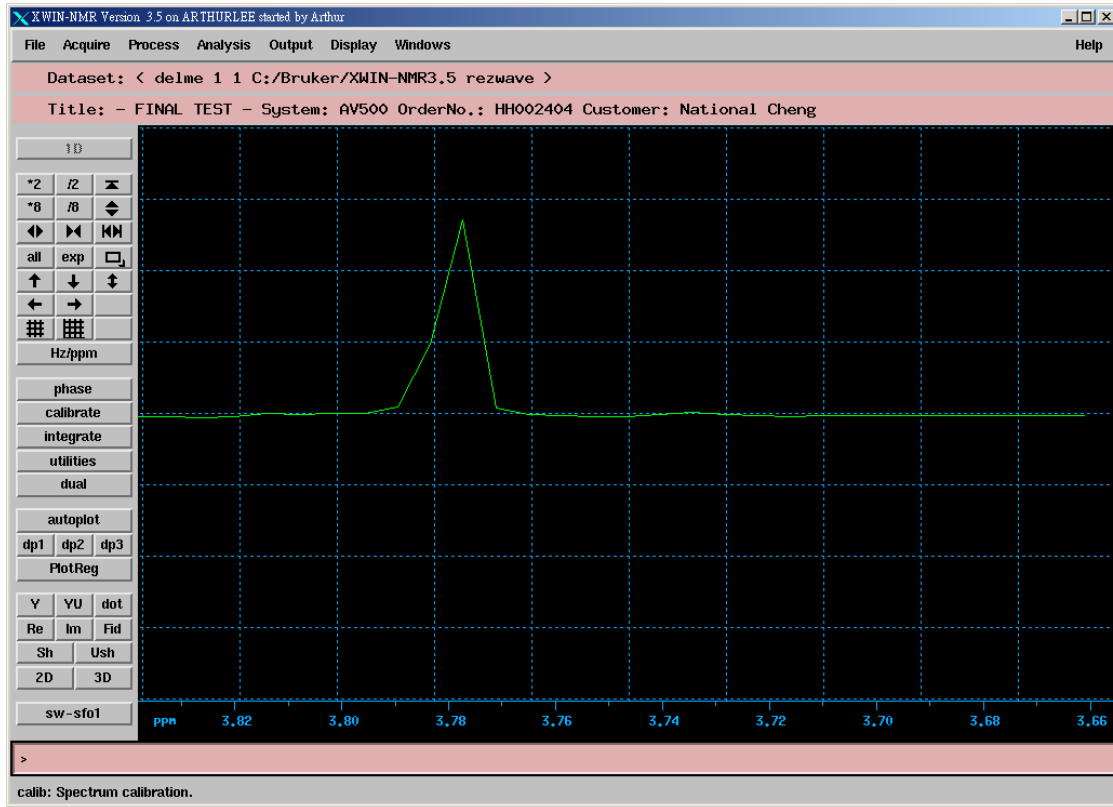


2. 點選 calibrate

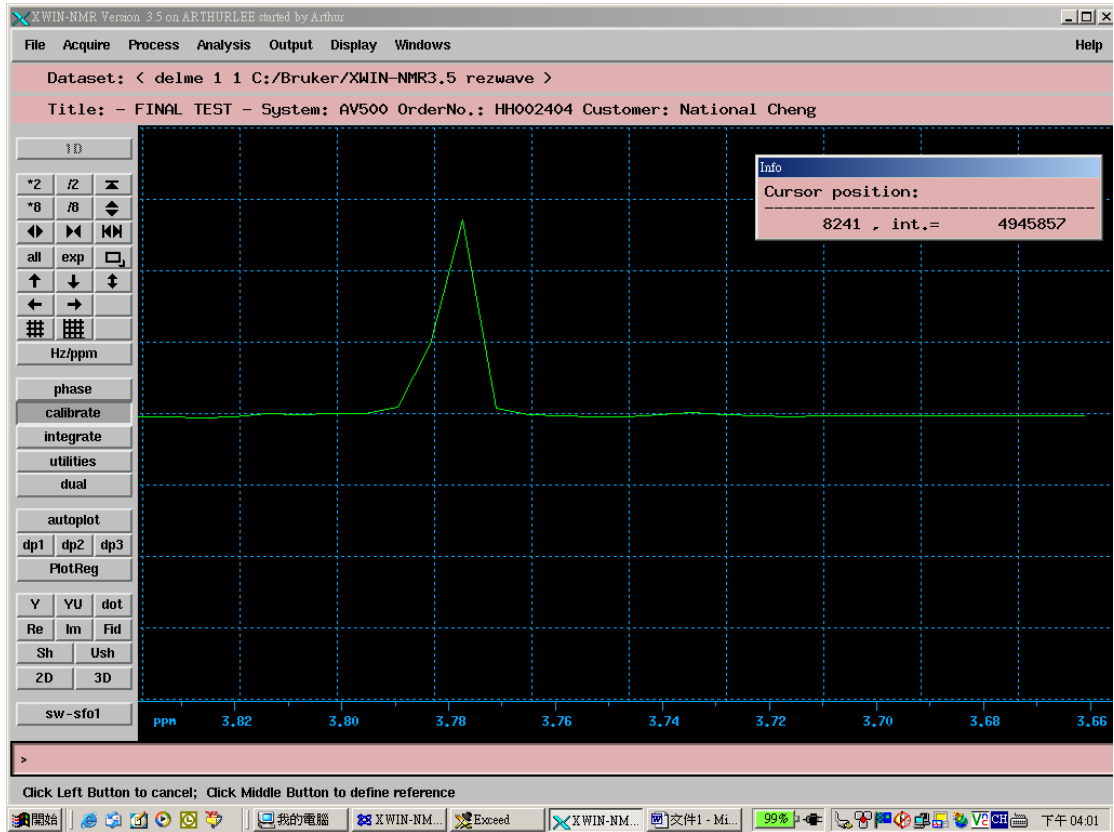


3. 將滑鼠移到你想要校正的 Peak 頂端


4. 按下滑鼠中鍵, 即出現校正位置的視窗

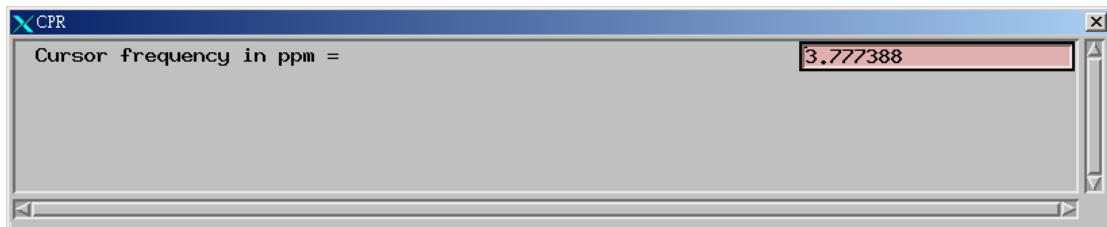

5. 鍵入你想要校正的位置, 按下 enter

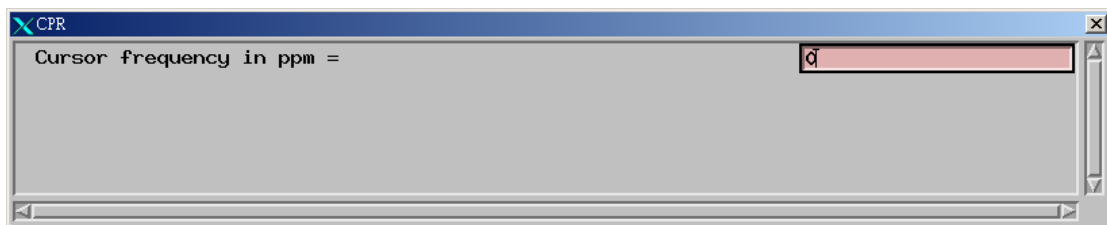


6. 下面的視窗就是校正後 peak 的位址

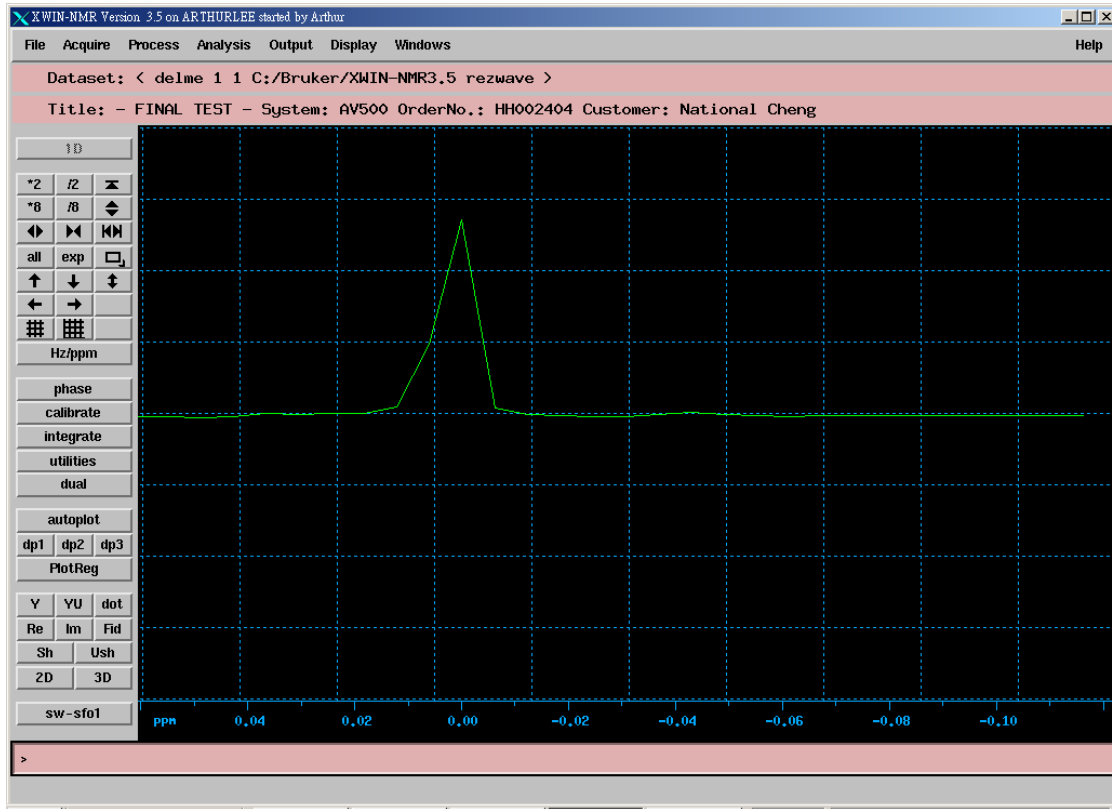


## Peak chemical shift calibration in Topspin

1. 選擇想要校正的圖譜

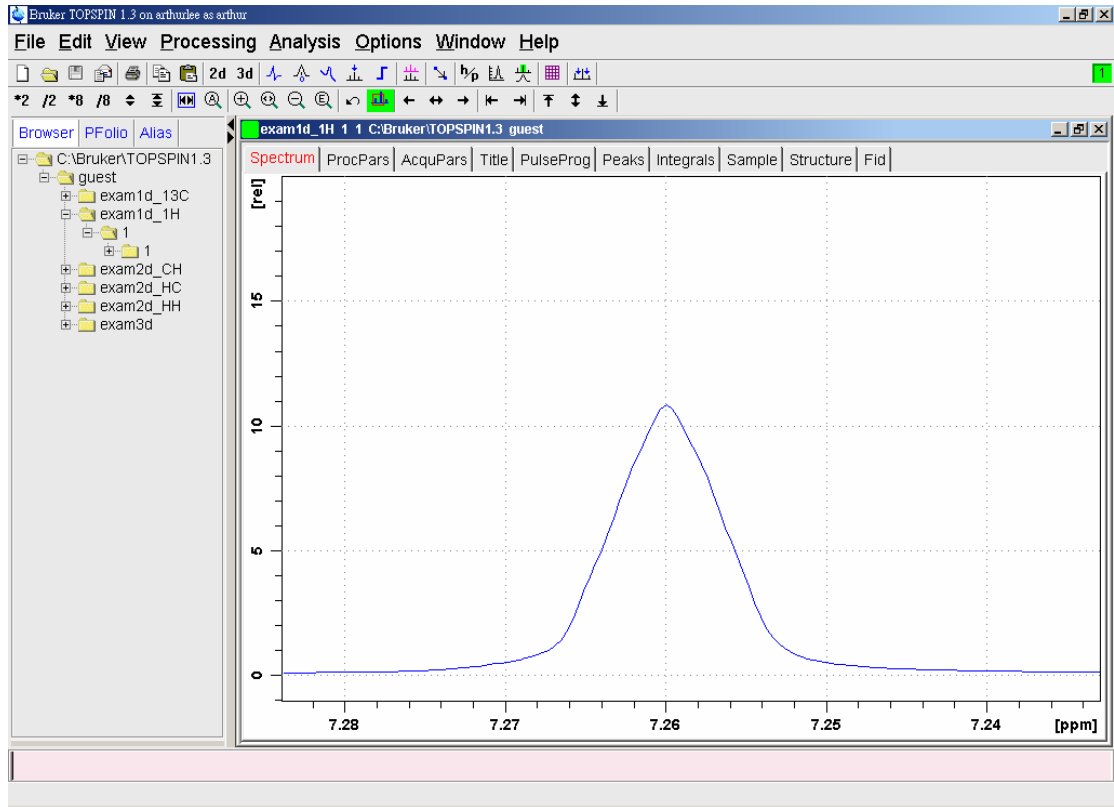


## 2. 點選

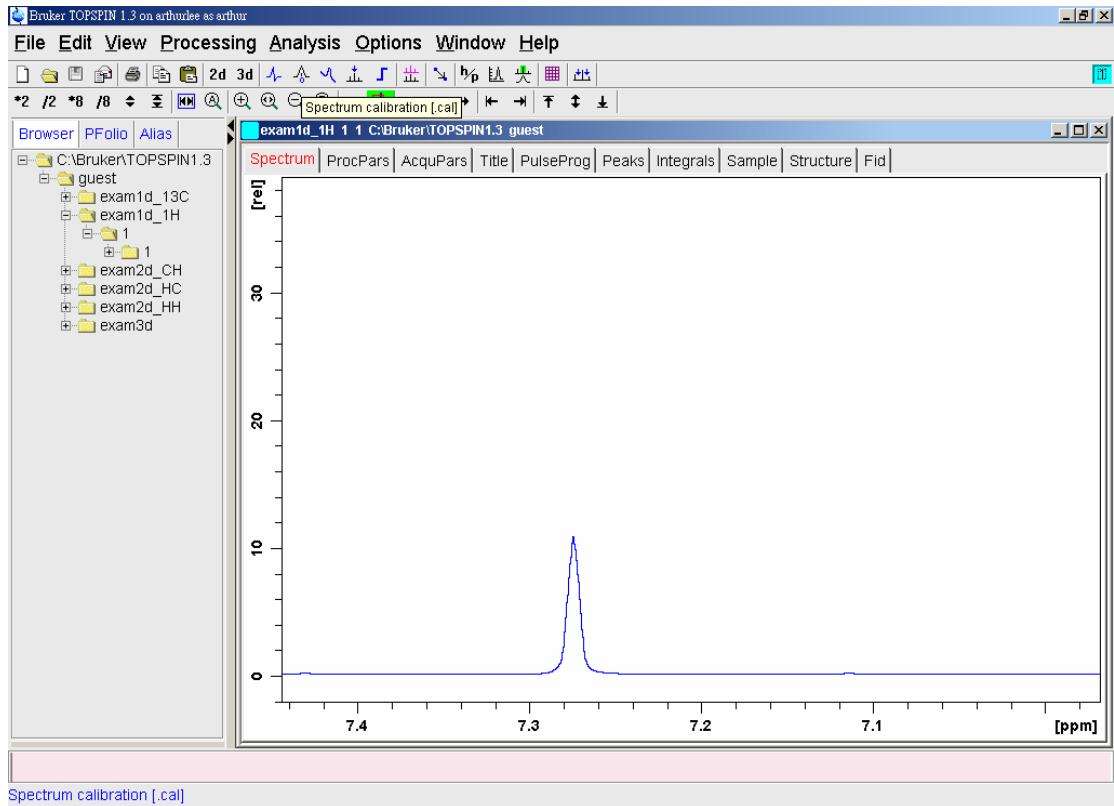


## 3. 將滑鼠移到你想要校正的 Peak 頂端

4. 按下滑鼠左鍵, 即會出現 peak 位置的視窗

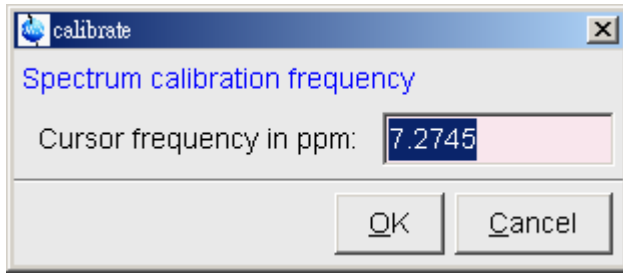

5. 鍵入你想要校正的位置, 按下 enter

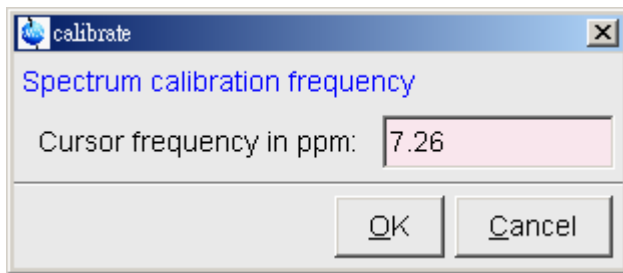

6. 下面的視窗就是校正後 peak 的位置

