



在 Xwinmr 中如何測量液氮的準位

1. 在開啟 XWINNMR 後，選取任一光譜並在命令列中鍵入 bsmsdisp

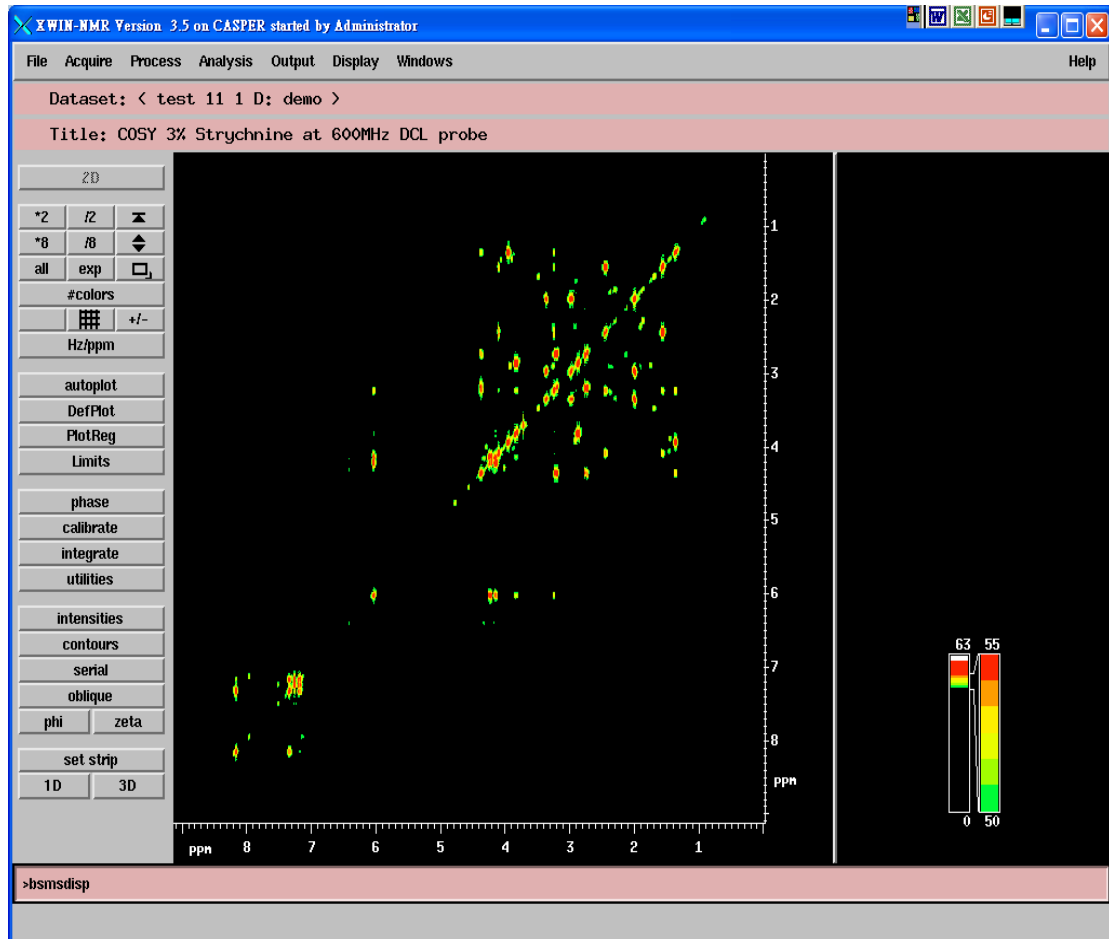

2. 出現下面視窗後，點選 level

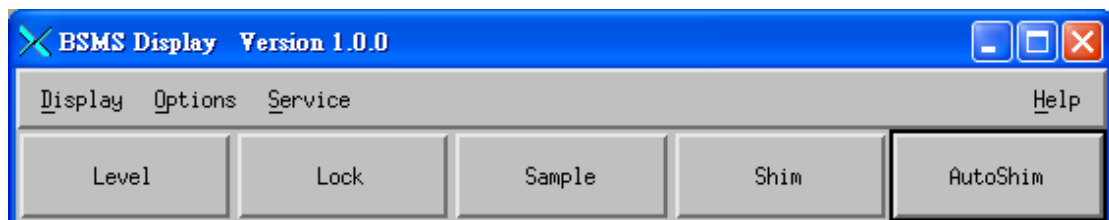


3. 點選 HELIUM MEANS，程式就會自動偵測液氦的準位並於 12 秒後將準位顯示在 ACTUAL 的空格
- 選擇 HELIUM LEVEL，程式會顯示上次測量液氦的準位，顯示在 PREVIOUS 的空格




在 Topspin 中測量液氮的準位


1. 開啟 topspin1.3
2. 開啟一圖譜

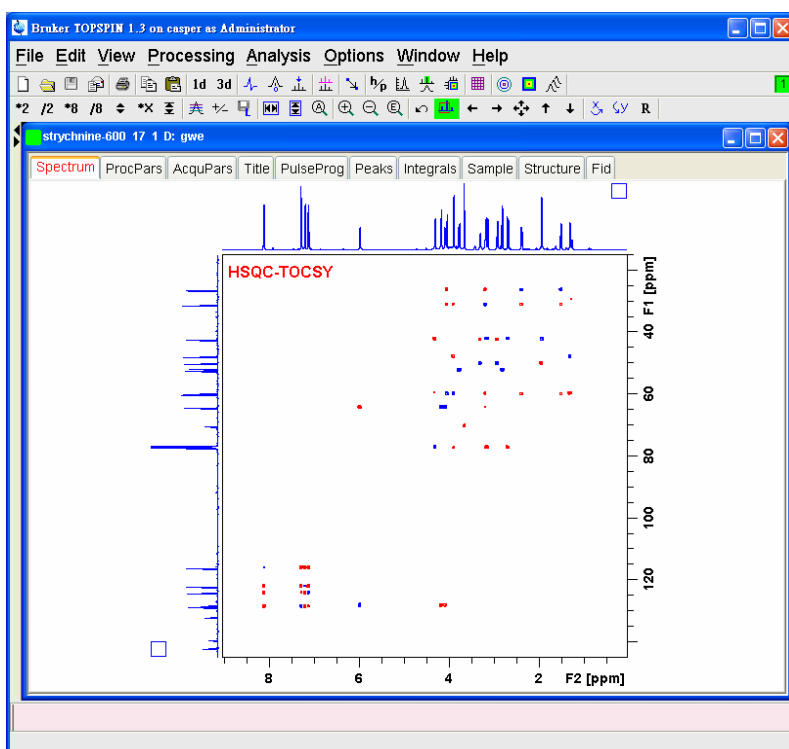


3. 在命令輸入列中鍵入 bsmsdisp

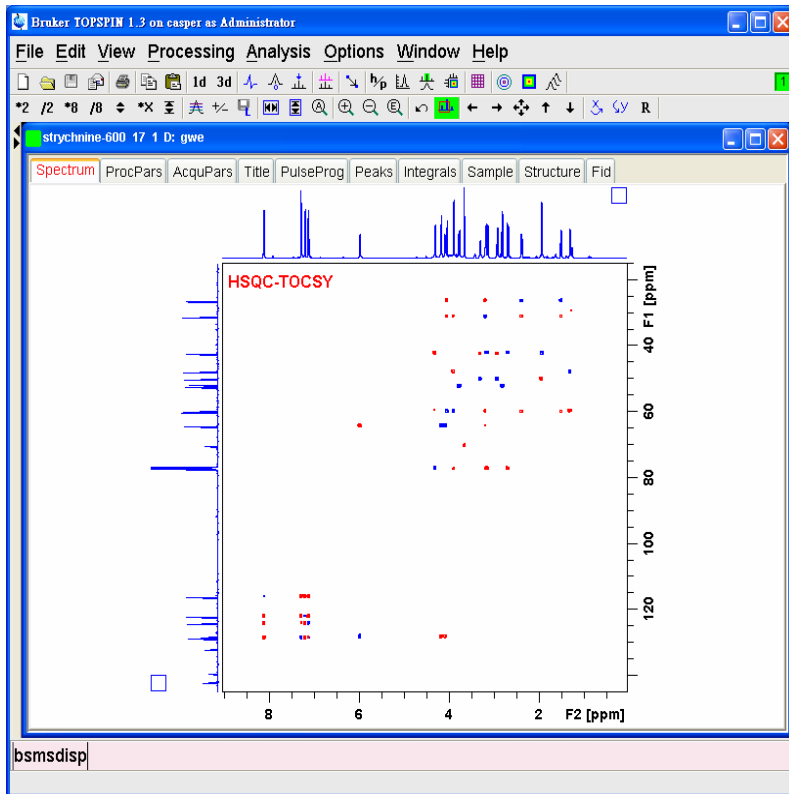


4. 此時出現 BSMS Control Suite 視窗

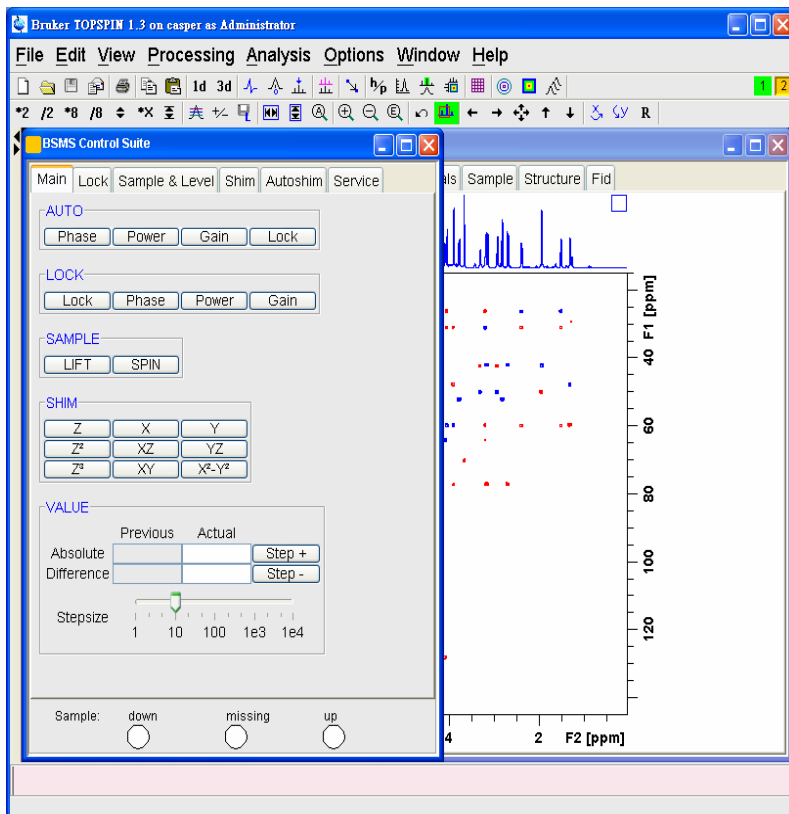


5. 點選 Sample &Level 選項

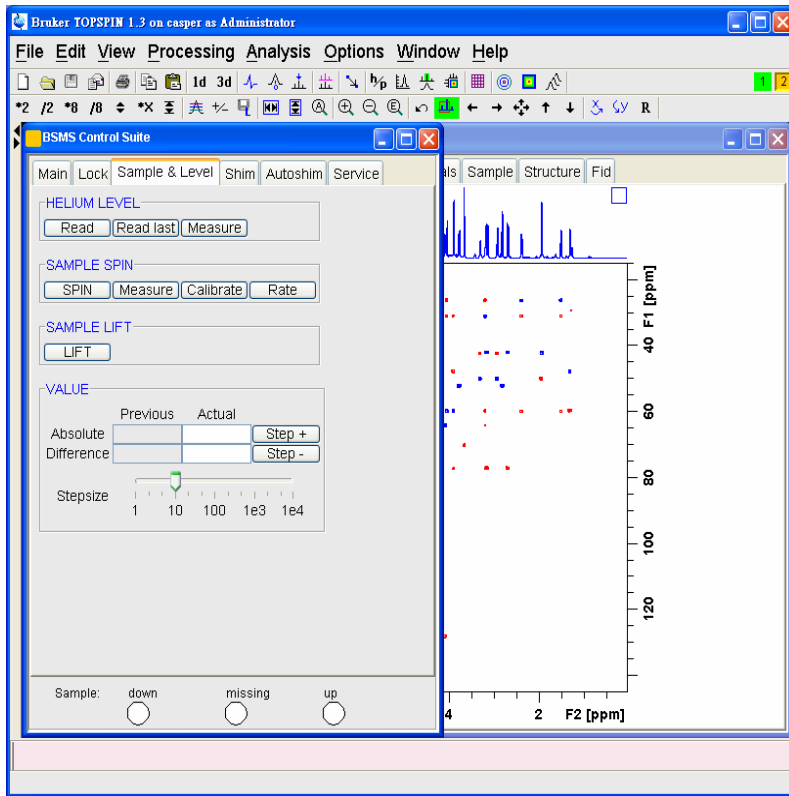

6. 此時將看到 HELIUM LEVEL 裡有三個選項

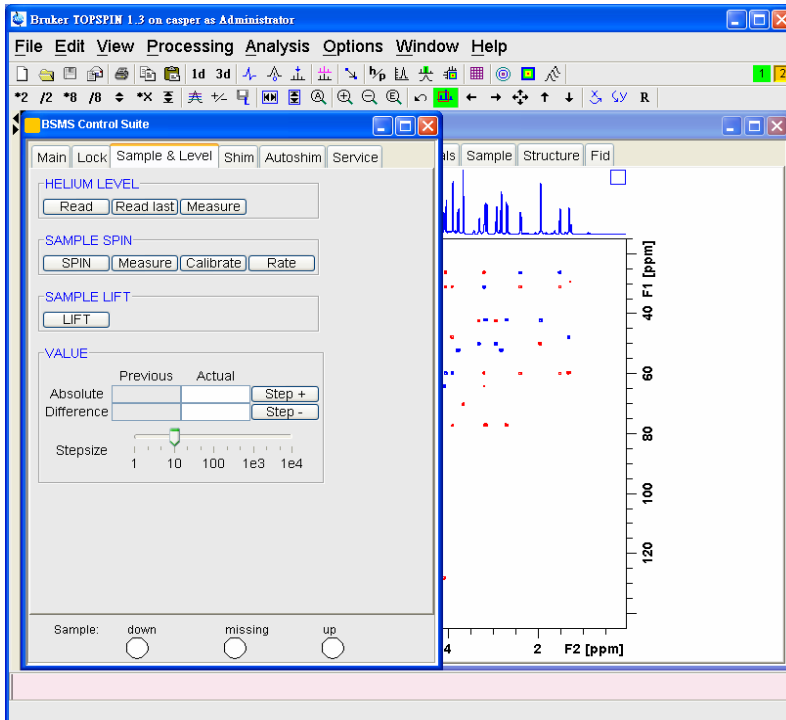

7. 點選 Measure

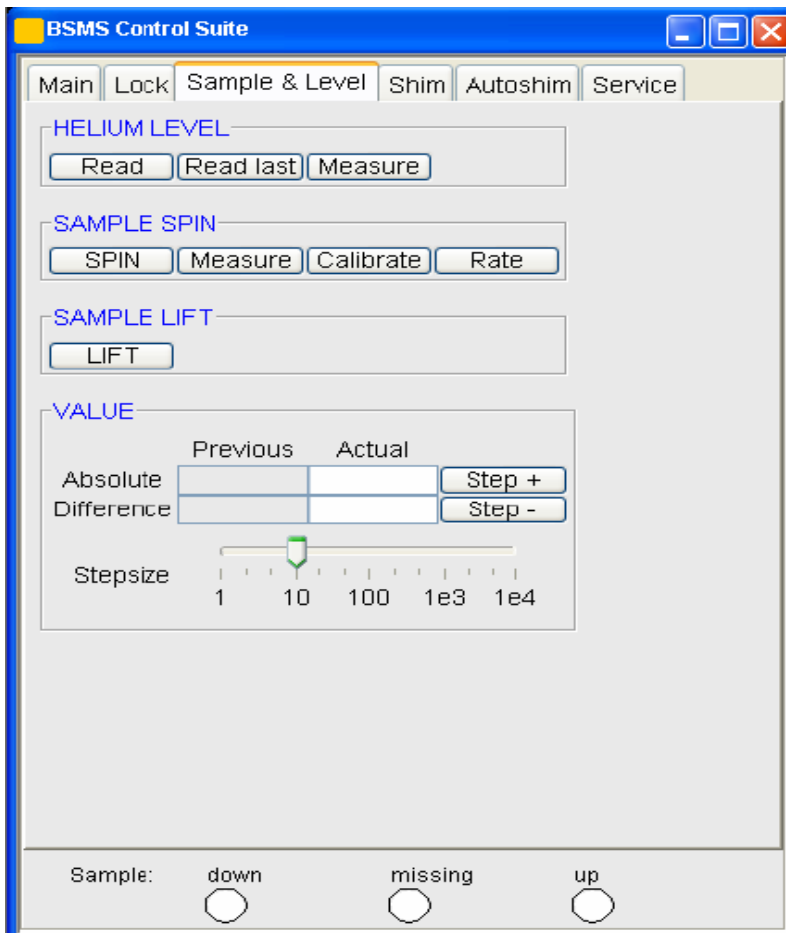

8. 等待 12 秒鐘
9. 測量值會出現在 VALUE 裡的 Actual 而 Previous 是之前測量值
10. 如果要再測量一次先點 Read 再點 Measure 再等待 12 秒鐘